

TTS Easi-Scope mikraskops ar vadu

IT01121




APRAKSTS

Skatieties ar izbrīnu uz ikdienas lietām ļoti tuvu, izmantojot šo viegli lietojamo mikroskopu! Šī vienkāršā **pievieno un spēlējies** ierīce tiek pievienota jūsu datoram vai klēpj datoram, izmantojot USB, un tai ir LED gaismas, lai izgaismotu objektus tuvplānā. Vienkārši turiet Easi-Scope virs objekta, fokusējiet, pagriežot augšdaļu, pēc tam uzņemiet video vai nekustīgus attēlus, izmantojot vienu vadības pogu ar palielinājumu līdz 43x.

Diemžēl šim produktam pašlaik nav Chromebook programmatūras risinājuma. Windows un Mac programmatūrai, lūdzu, izmantojiet tālāk norādītās attiecīgās saites.

PRODUKTA APRAKSTS

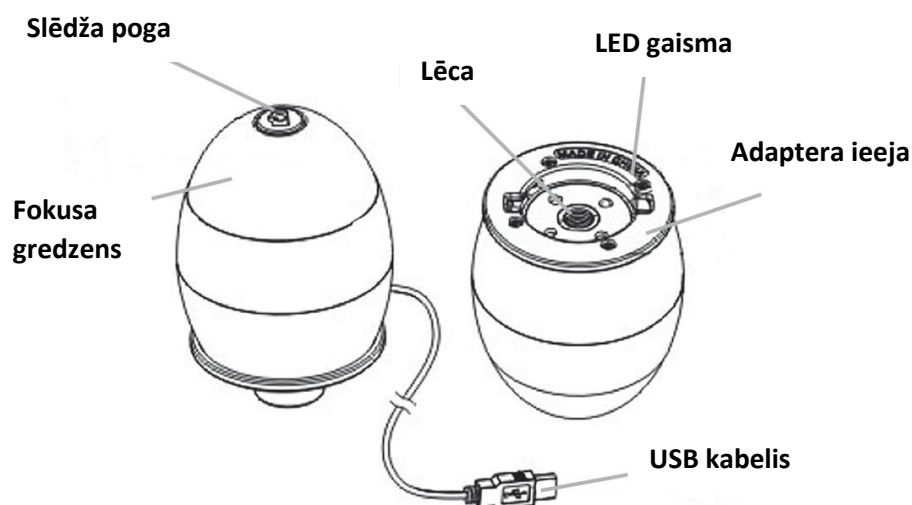

PROGRAMMATŪRAS INSTALĒŠANA

Windows


- Ievietojiet komplektācijā iekļauto lietojumprogrammas kompaktdisku datora CD-ROM.
- Veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Digital Viewer.exe", kas atrodas kompaktdiskā.
- Izpildiet Digital Viewer iestatīšanas vedni, lai instalētu programmatūru un draiverus digitālajam mikroskopam.

Apple MAC

- Ievietojiet komplektācijā iekļauto lietojumprogrammas kompaktdisku datora CD-ROM.
- Veiciet dubultklikšķi uz ikonas "Digital Viewer.exe", kas atrodas kompaktdiskā.
- Velciet digitālā skatītāja ikonu mapē Programmas.

UZSĀKŠANA

Salikšana

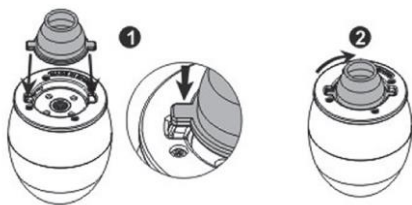



Ievietojiet vienu no adapteriem adaptera slotā un piestipriniet to, viegli pagriežot pulksteņrādītāja virzienā.

Savienošana

Lai savienotu ielieciet mikroskopa USB vadu datorā vai klēpdatorā un palaidiet iepriekš iinstalēto programmu.

Fokusēšana

Pielāgojiet attēla fokusu manuāli, pagriežot fokusa gredzenu.

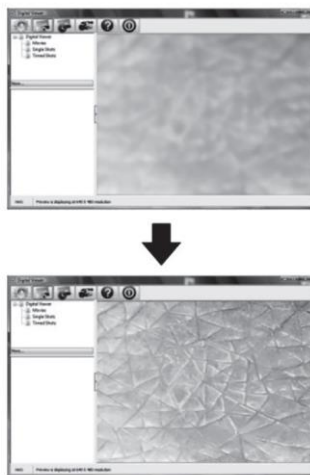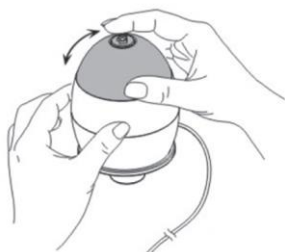

Digital Viewer lietošana

Ir pieejamas šādas pogas:



Noklikšķinot uz šī, tiks uzņemts ierīces ekrāna attēls. Noklikšķinot uz šī, tiks atvērta sistēmas iestatījumu izvēlne (skatiet nākamo sadaļu).



Noklikšķinot uz šī, tiks uzņemts ierīces ekrāna attēls.



Noklikšķinot uz šī, tiks aktivizēta vai deaktivizēta fotografēšanas laika funkcija. Kad tas ir aktivizēts, attēli tiks uzņemti ar noteiktu intervālu.



Noklikšķinot uz šī, tiks aktivizēta vai deaktivizēta video ierakstīšanas funkcija.




Noklikšķinot uz šī, tiks parādīta informācija par lietojumprogrammatūras autortiesībām un versiju.



Noklikšķinot uz šī, lietojumprogrammatūra tiks aizvērta.

Sistēmas iestatījumu izvēlne

Pirmo reizi atverot Digital Viewer, tiks ielādēti noklusējuma iestatījumi, šos iestatījumus varat mainīt manuāli sistēmas iestatījumu izvēlnē.

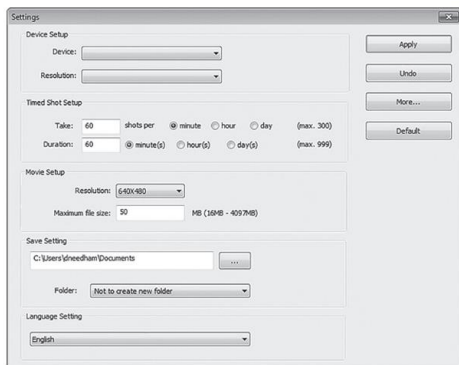

Ja digitālā mikroskopa uzņemtais attēls netika parādīts pēc noklusējuma, varat to mainīt, atlasot to nolaižamajā izvēlnē “Ierīce”. Uzņemto attēlu izšķirtspēju var mainīt nolaižamajā izvēlnē “Izšķirtspēja”.

Laika fotografēšanas iestatīšana Izmantojot šo opciju, var pielāgot automātiskās attēlu uzņemšanas biežumu un ilgumu.

Video iestatīšana Ierakstīto video izšķirtspēju var mainīt izvēlnē “Resolution”. Varat arī iestatīt maksimālo faila lielumu katram videoklipam.

Saglabāt iestatījumu Izmantojot šo opciju, var mainīt uzņemto attēlu vai videoklipu noklusējuma atrašanās vietu.

Valodas iestatīšana Izmantojot šo opciju, var mainīt programmatūras Digital Viewer valodu.

KOPŠANA

- Turiet ierīci sausu un sargājiet to no ūdens vai tvaikiem.
- Neatstājiet ierīci vietā ar ļoti augstu vai zemu temperatūru.
- Nepieskarieties ierīcei ar mitru roku, jo tas var sabojāt ierīci vai izraisīt lietotājam elektriskās strāvas triecienu.
- Nelietojiet un neuzglabājiet ierīci puteklainās, netīrās vietās, jo tās kustīgās daļas var tikt bojātas.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet spēcīgas ķīmiskas vielas, tīrīšanas šķīdinātājus vai spēcīgus mazgāšanas līdzekļus.
- Noslaukiet to ar mīkstu drāniņu, kas nedaudz samitrināta maigā ziepju un ūdens šķīdumā.

IETEIKUMI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

- Saglabājiet pirkuma čeku un kontaktinformāciju.
- Ražotājs saglabā tiesības veikt produkta izmaiņas.

TTS produktu importētājs ir Insplay | OÜ Rekato, Paavli 2a, Tallina.

Tālrunis Latvijā 26225559

Facebook <https://www.facebook.com/insplaylatvia>

Pievienojies mūsu lietotāju grupām Facebook vidē un esi vienmēr informēts par jaunākajiem robotikas un MATIK attīstošajiem līdzekļiem, saņem atbalstu un piedalies sarunās:

- Viedo vecāku klubs bērnu vecākiem www.facebook.com/groups/nutivanem
- Robotika bērnudārzā www.facebook.com/groups/robotikalasteaias
- Robotika skolā www.facebook.com/groups/robotikakoolis

Iepazīsties ar visu mūsu robotikas produktu klāstu: www.insplay.lv


rotaļas iedvesmo